



# 2100 Retriever 簡易マニュアル

1. ふたを反時計回りにスライドさせてふたを開ける
2. 本体からスライドチャンバーとチャンバーロックを取り出す。
3. Retriever 本体に 750mL の脱イオン水を入れる。
4. チャンバーロックを本体にセットする。
5. スライドガラスをスライドチャンバーに入れ、十分量のバッファーを入れる。
6. スライドチャンバーをチャンバーロックに装着する。
7. ふたを閉める。

ふたの黒い矢印と本体取っ手の黒い矢印を合わせて、時計回りに回転させるとふたは閉まります。

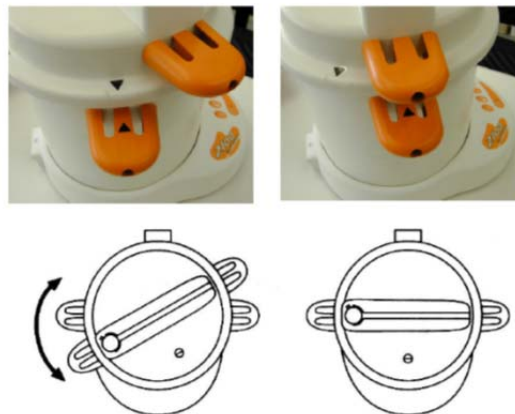

8. 電源ケーブルをコンセントに接続する。
9. 圧カバルブが閉じていることを確認する。

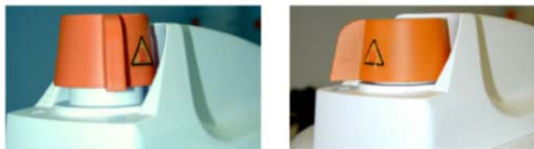

左：開いた状態  
右：閉じた状態

10. スタートボタン (L1) を押す。



11. 温度が上がり始める（L1：緑、L2：オレンジ）。
12. 処理温度に達する（L1：緑、L2：オレンジ、L3：黄）
13. 加熱処理が終了してブザーが鳴る（L1：緑、L4：緑）
14. 最低2時間放置（推奨一晚）し、内部の圧力を低下させる。
15. 加圧ピンが下がっていることを確認し、圧カバルブを開ける。



16. ふたを開ける。
17. スライドチャンバーを取り出す。

バッファが熱くなっている可能性があるので火傷に注意してください。