

Phoenix Instrument社
CD-0506 卓上遠心機 5mL/15mL チューブ対応
簡易操作マニュアル

<ディスプレイ>



- ①DOORボタン；カバーが開きます。
- ②START/STOPボタン；運転を開始/終了します。
- ③ジョグダイヤル；遠心条件の設定に使用します。
- ④⑤プログラムボタン；プログラムの設定、保存、呼び出しに使用します。



- ⑥回転数 (rpm) または遠心力 (g) 設定。運転中は回転数/遠心力を表示します。
- ⑦遠心時間 (タイマー) 設定。運転中は残り時間を表示します。
- ⑧減速設定。1の方が2より減速が速いです。ジョグダイヤルの長押しで切り替わります。
参考：3,000rpmからの減速時間、1；約20秒、2；約30秒

<操作方法>

1) ジョグダイヤルを押すと遠心条件設定モードになります。

ジョグダイヤルを押す毎に、設定項目が

回転数 (rpm) → 遠心力 (xg) → タイマー → 回転数 → …

と順に点滅し、点滅中にジョグダイヤルを回して数値を設定してください。

2) 点滅状態で、操作せず約5秒経過で設定が確定します。

※回転数と遠心力のいずれか一方での設定となります。

※設定したい方が点滅している状態で、操作せず設定を確定してください。

3) START/STOPボタンを押すと運転を開始します。

4) タイマー設定した時間が経過すると終了音が鳴り、ローターが減速します。

ローターが停止すると停止音が鳴り、カバーが自動で開きます。

連続運転を使用している場合、START/STOPボタンを押して運転を終了してください。

連続運転終了時も、ローター停止後にカバーが自動で開きます。

<プログラム使用方法>

1) P1ボタンを長押し(約5秒)すると遠心条件設定モードになります。

P1ボタンを押す毎に、設定項目が

回転数 (rpm) → 遠心力 (xg) → タイマー → 回転数 → …

と順に点滅し、点滅中にジョグダイヤルを回して数値を設定してください。

※通常の条件設定と異なり、P1ボタンで設定項目が移行します。

2) 点滅状態で、操作せず約5秒経過で設定が確定します。

※以降は、P1ボタンで保存した遠心条件が呼び出されます。

3) START/STOPボタンを押すと運転を開始します。

4) タイマー設定した時間が経過すると終了音が鳴り、ローターが減速します。

ローターが停止すると停止音が鳴り、カバーが自動で開きます。

連続運転を使用している場合、START/STOPボタンを押して運転を終了してください。

連続運転終了時も、ローター停止後にカバーが自動で開きます。

※P2の設定方法も同様です。