

スクリーキャップ開閉システムEzDecap™ Ver.2 簡易操作マニュアル

<機器の設置>

1. 電源アダプタのUSB Cジャックを機器背面のUSB Cソケットに差し込んでください。
2. 電源アダプタをコンセントに接続してください
3. 電源ボタンを長押しして、電源を入れてください。
※電源を落とす際も電源ボタンを長押ししてください。



電源ボタン

<動作モードの選択>

電源ボタンを押して、5つの動作モードから動作モードを選択してください。
電源ボタンを押す毎に、Hold Cap →Release Cap →Decap Only →
Cap Only →DeCap and Release →Hold Cap…とモードが切り替わります。

表示	モード	動作
	Hold Cap	キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。 ※キャップを開けた際、キャップはグリッパーに保持されます。
	Release Cap	キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。 ※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。
	Decap Only	連続でキャップを開けます。 ※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。
	Cap Only	連続でキャップを締めます。
	Decap and Release	連続でキャップを開けます。 ※キャップを開けた際、キャップはグリッパーで1.5秒保持された後、グリッパーから外れます。 ※本モード選択時は、Release CapモードとDecap Onlyモードのランプが点灯します。

<キャップの取り外し/キャッピング>

1. 動作モードを選択してください
2. チューブを持ち、グリッパーの間にキャップを押し付けてください

キャップの取り外し時

- ・モーターが作動した状態でチューブを持って逆方向に回すとキャップが開けやすくなります。

キャッピング時

- ・キャッピング時、キャップがきちんと締まっていない場合は、操作2を繰り返してください。
- ・キャップをよりきつく締める必要がある場合は、手動で締めてください。

<開閉時間の変更>

必要に応じて、キャップの開閉時間を変更してください。

開閉時間は3モード（標準、ショート、ロング）から選択可能です。

設定（モード）	Decapping time （秒）	Capping time （秒）
標準	1.1	1.0
ショート	1.1	0.7
ロング	1.9	1.8

1. 動作モードをHold Capに設定し、チューブのキャップを開けます。キャップがグリッパーに保持している状態、STATUSはキャップが点灯している状態にします。



2. 電源ボタンを長押し（約3秒）すると、STATUSのランプが消灯します。電源ボタンを長押しする毎に、開閉時間設定が標準→ショート→ロング→標準…とモードが切り替わります。


標準
（Hold capが点灯）



ショート
（Release capが点灯）



ロング
（Hold Capと
Release capが点灯）

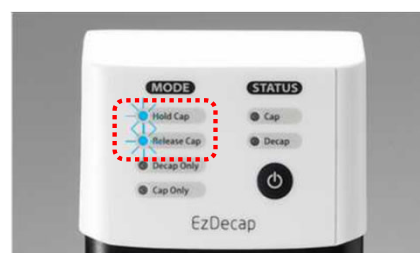

3. チューブをキャップに押し付け、キャップを締める事で設定が完了します。完了時はMODEのHold Capと、STATUSのDecapが点灯している状態になります。（Hold Capモードの初期状態）