

BTX HT プレート洗浄法

- ① 各ウェルを純水もしくは再蒸留水(ddH₂O)で洗浄する。
洗浄するにはピペットを用いて各ウェルに純水を分注し、ピペッティングを数回繰り返す。
その後、プレートをさかさまにして水を捨てる。
- ② ①の操作を 4 回繰り返す。
- ③ 100%エタノールを各ウェルに分注し、5 分間静置する。
その後、プレートをさかさまにしてエタノールを捨てる。
- ④ 70%エタノールを各ウェルに分注し、10 分間静置する。
その後、プレートをさかさまにしてエタノールを捨てる。
- ⑤ クリーンベンチ内で滅菌された純水もしくは再蒸留水(ddH₂O)を用いて①の操作を実施する。
- ⑥ クリーンベンチ内で風乾する。